



Anton Paar

奧地利安東帕有限公司

Anton Paar® GmbH
Anton-Paar-Str. 20
A-8054 Graz
Austria - Europe
Tel: +43 (0)316 257-0
Fax: +43 (0)316 257-257
電子郵件: info@anton-paar.com
公司網頁: www.anton-paar.com

台灣安東帕有限公司

台北市南港區成功路一段32號6F-3
郵遞區號: 115
電話: +886 2 8979 8228
傳真: +886 2 8979 8258
電子郵件: info.tw@anton-paar.com
公司網頁: www.anton-paar.tw

本公司產品總覽

實驗室與實際應用中的密度、
濃度、黏度以及折射度的測量

- 液體密度及濃度測量儀器
- 飲料分析系統
- 酒精檢測儀器
- 啤酒分析儀器
- 二氧化碳量測儀器
- 精密溫度測量儀器

流變測量技術

- 高級流變儀
- TwinDrive™流變儀

黏度測量

- SVM系列斯塔資格全自動黏度儀
- 落球式黏度計
- 旋轉流變儀/黏度計

化學與分析技術

- 微波消化/萃取
- 微波合成

高精密光學儀器

- 折射儀
- 旋光儀
- 拉曼光譜儀
- 熱分析

石油石化測試儀器

- 閃火點, 常壓蒸餾, 氧化穩定性
- 針/錐入度, 軟化點
- 燃料油, 潤滑油等常規測試

表面力學性能測試儀器

- 微, 奈米力學測試系統
- 微, 奈米壓痕儀
- 劃痕測試儀系列
- 摩擦磨損測試儀
- 原子力顯微鏡

材料特性檢定

- 小角X射線散射儀
- 固體表面Zeta電位分析儀

顆粒特性

- Litesizer系列雷射(微米/奈米)粒徑儀

固體材料直接特性

- 比表面積, 孔徑分析儀
- 化學吸附儀
- 蒸氣吸附儀
- 壓汞儀
- 薄膜孔徑分析儀
- 真密度計
- 振實密度計

 **Anton Paar**

Snap 41

可攜式酒精測量儀



將您的烈酒提升到新的品質!

取代您手做釀酒廠中的所有玻璃比重計!

與玻璃比重計相比,使用可攜式酒精測量儀 Snap 41 更加便捷且不會出錯。它可測量所有無糖蒸餾酒的酒精含量,從純蒸餾酒到稀釋過的即飲烈酒。Snap 41 採用先進技術,堅固耐用,能為您的手工釀酒提供應有的高品質測量。

直接得到最終測量結果:無需手動校正

Snap 41 可測量蒸餾酒的酒精含量,精度為 0.2 %v/v。您不再需要溫度校正表,可立即在明亮的大彩色顯示螢幕上獲得測量結果。測量值已換算至 20 °C (%v/v)、15 °C (%v/v) 或 60 °F (°Proof)。內建新的換算程式,即使測量溫度和酒精濃度較低,也能確保完美的準度。

一台儀器即可測量所有濃度的蒸餾酒:取代您的所有玻璃比重計

Snap 41 方便攜帶,在烈酒釀造的每個生產階段中都有所幫助。它的測量範圍為 0 %v/v 到 100 %v/v,因此您只需一台酒精測量儀即可滿足所有的測量工作。

測量僅需數秒:省時省力

要執行測量,您只需按下內置泵的控制桿,並將裝填管直接浸入儲存容器的液體中吸取 2 mL 樣本即可。等待數秒後,您就可以在螢幕上看到酒精含量。

堅固的外殼:使用壽命長

Snap 41 採用防濺式外殼,可直接在釀酒廠的儲存容器中使用。玻璃測量槽採用特殊的橡膠防護,可緩衝在日常操作中的任何撞擊。

工作程序清晰明確:不會出錯

使用 Snap 41 進行測量只需通過手勢操作即可啟動,能空出另一隻手來記錄測量結果或者在測量很難觸碰到樣本時,也可以保持穩定。另外,您只需按照預定義程序使用去離子水即可進行校正。



適合小型釀造廠的卓越技術

數十年來,大型釀酒廠和政府組織

一直採用數位酒精測量儀,基於 U 型管振盪管原理進行密度測量。安東帕一直以來都是值得信賴的合作夥伴,為客戶提供市場上最高精度的儀器。通過 Snap 41,您可以採

用與行業大鱷相同的技術來測量您的蒸餾酒。

 Buy online
shop.anton-paar.com

規格

已獲得的專利	AT516421 (B1), EP3015847 (B1)
測量範圍	酒精:0 %v/v 至 100 %v/v 溫度:5 °C 至 30 °C (41 °F 至 86 °F) (自動溫度校正)
準確度	酒精:0.2 %v/v 溫度:0.2 °C (0.4 °F)
可重複性標準差*	酒精:0.1 %v/v 溫度:0.1 °C (0.2 °F)
再現性標準差*	酒精:0.15 %v/v
環境溫度	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)
支援的測量單位	酒精濃度以體積百分比 (%v/v) (換算至 20 °C 或 15 °C) 或標準酒精度 (°Proof) 表示
電源	三節 1.5 V LR06 AA 鹼性電池
樣本量	2 mL
尺寸	245 mm x 103 mm x 126 mm (9.6 吋 x 4 吋 x 5 吋)
重量	630 g (22.2 盎司)
可選配件	腕帶, 操作面板橡膠防護殼, 運輸手提箱
* 按照 ISO 5725 標準	