

**Abbemat –  
Refraktometer-Serie**



Das universelle Refraktometer

## Sie haben die Wahl ...

Die Refraktometer der Abbemat-Serie von Anton Paar verkörpern über 40 Jahre technische Expertise. Sie werden mit Sorgfalt, Präzision und Werkstoffen von höchster Qualität produziert. Refraktometer der Abbemat-Serie messen den Brechungsindex und die Konzentration von Flüssigkeiten, Gelen und Festkörpern. Diese wahrhaft universellen Refraktometer eignen sich für eine breite Anwendungspalette in Industrien aller Art. Für jede Genauigkeit, jeden Temperaturbereich und jeden Automationsgrad gibt es ein Modell, das Ihren Applikationsanforderungen und Budgetwünschen entspricht. Ein Abbemat ist eine sichere Investition für die Zukunft und liefert auf Jahre hinaus verlässliche und genaue Ergebnisse.

## ... alles ist messbar

Jedes Abbemat-Modell kann für eine große Bandbreite an Applikationen in allen Industrien und Forschungsbereichen verwendet werden. Besondere Branchenlösungen werden nicht mehr benötigt.



### Abbemat-3X00-Serie

„Hightech auf den Punkt gebracht“

Die Abbemat 3X00-Serie bietet alle wesentlichen Funktionen und eine intuitive Handhabung. Die Refraktometer der Serie lassen sich schnell und einfach in Laboren der Getränke-, Nahrungsmittel-, Chemie-, sowie Aromen- und Duftstoffindustrie integrieren. Sie benötigen minimalen Platz, sparen Zeit und somit Geld.

Diese sofort einsatzbereite Refraktometer-Serie ist ideal für kleinere Labore, die einfache Messungen durchführen und keine komplexe Datenverarbeitung benötigen.

**Abbemat 3000**  
**Abbemat 3100**  
**Abbemat 3200**

### Performance

„Messen, messen, messen“

Die robusten und einfach zu bedienenden Refraktometer Abbemat 300/500 der Produktlinie Performance sind ideal für Routineanalysen und die Qualitätskontrolle. Das klare Pass/Fail-Ergebnis auf dem Display spart bei der Analyse einer Vielzahl von Proben wertvolle Zeit.

**Abbemat 300**  
**Abbemat 500**

### Performance Plus-Linie

„Sofort zu allem bereit und fit für die Zukunft.“

Die vielseitigen High-end-Refraktometer Abbemat 350/550 der Produktlinie Performance Plus sind für die Forschung und Entwicklung sowie anspruchsvolle Anwendungen in der Qualitätskontrolle konzipiert. Mit Hilfe einer Peristaltikpumpe oder eines Probenwechslers lässt sich die Befüllung vereinfachen. Weiteres vielfältiges Zubehör ist problemlos nachrüstbar. Das große, intuitive Touchscreen-Display erleichtert die Navigation.

**Abbemat 350**  
**Abbemat 550**

### Heavy Duty-Linie

„Misst, wenn andere versagen“

Die Abbemat Refraktometer 450/650 sind äußerst robust und ihre Messeinheit ist wasserdicht (IP68). Zum Messen von Proben mit Feststoffpartikeln oder Luftblasen lässt sich die Heavy Duty-Ausführung des Abbemat in vertikaler Position verwenden. Dies verhindert, dass Sedimentationen und Blasenbildung die Ergebnisse beeinträchtigen.

Die Modelle Abbemat 450/650 bieten eine Temperaturregelung bis zu 125 °C.

**Abbemat 450**  
**Abbemat 650**

# Abbemat-Refraktometer alles ist messbar

Die Refraktometer der Abbemat-Serie werden in allen Industrien zur Messung verschiedenster Proben eingesetzt: von Pharmazeutika, Chemikalien, Mineralölerzeugnissen, Aromen und Duftstoffen bis hin zu Getränken und Nahrungsmitteln. In enger Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden bündelt und entwickelt Anton Paar ständig neue Methoden und Anwendungen.



## Lebensmittel

Beispiele: Saucen, Dressings, Suppen, Milch, Butter, Konfitüren, Gelees, Honig, Ketchup, Mayonnaise, Pürees

### Anwendungsbeispiele

Gesamtfeststoff- oder -feuchtigkeitsgehalt, Butyrolfett-/Öl-Wert, Qualitätskontrolle von Speiseölen, Jodzahl, Brix



## Zucker

Beispiele: Zuckerrohr, Zuckerrüben, Weißzuckerlösungen

### Anwendungsbeispiele

Brix und Trockensubstanz, Glukose, Fruktose, Invertzuckergehalt in Wasser, Gesamtfeststoffgehalt, Glucose-Fruktose-Sirup



## Getränke

Beispiele: Zucker, Zuckersirupe, Erfrischungsgetränke, Fruchtsaft, Kaffeeextrakt, Traubensaft, Most

### Anwendungsbeispiele

Brix und Trockensubstanz, Gesamtfeststoffgehalt, Extraktgehalt, Mostgewicht (Oechsle, Baumé, Plato)



## Aromen und Duftstoffe

Beispiele: ätherische Öle, Parfüms, Eau de Toilettes, Aromen

### Anwendungsbeispiele

Qualitätskontrolle von Aromen und Duftstoffen, Produktcharakterisierung



## Chemikalien

Beispiele: Säuren und Basen, Harze, Leime, Polymere, Kosmetika, Seifen, Salze

### Anwendungsbeispiele

Schwefelsäure, Natriumhydroxid, Ammoniumhydroxid, Glycerin, Isopropylalkohol



## Pharmazeutika

Beispiele: Medikamente, medizinische Proben, Körperflüssigkeiten, Infusionslösungen

### Anwendungsbeispiele

Brechungsindex gemäß internationalen Pharmakopöen (z. B. Ph. Eur, USP, JP), Vitalparameter des menschlichen Urins, Serumprotein, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid




## Petrochemikalien

Beispiele: Frostschutz für Kraftstoffe, Frostschutzmittel, Öle, Schmierstoffe, Wachse, Fette, Kunststoffe

### Anwendungsbeispiele

Gefrierpunkt von Frostschutzmitteln (Propylen- und Ethylenglykol), Zusammensetzung verschiedener Kohlenwasserstoffe in Kombination mit einem Viskosimeter

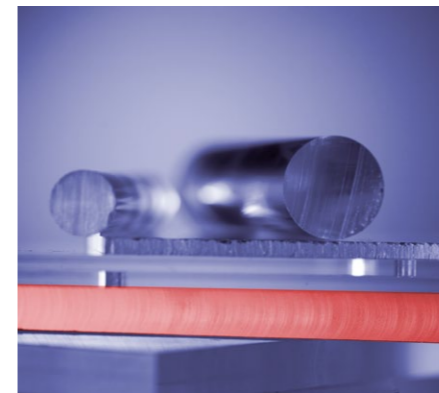

## Andere

Beispiele: Glas, Polymere, Kontaktlinsen

### Anwendungsbeispiele

Qualitätskontrolle, Abbe-Zahl, Dispersion, Anisotropie

Bitte konsultieren Sie Ihre örtliche Vertreterin/Ihren örtlichen Vertreter bezüglich Ihrer speziellen Anwendung.

# Abbemat-Refraktometer

## Merkmale und Vorteile\*

### Software mit Nutzen und Flexibilität

Konfigurieren, Exportieren und Importieren von Methoden. Erstellen Sie Ihre eigenen Datenberichte mit Firmenlogo und Adresse. Profitieren Sie von der menügeführten Kalibrierung und Justierung. Die Konfiguration von Einzel- oder Mehrfachmessungen, Mehrfachbefüllung, Temperatur- und Zeitscans ist im Handumdrehen erledigt.

### Intelligente Checks

Refraktometer der Abbemat-Serie warnen bei nicht ausreichendem Probenvolumen oder wenn das Prisma verunreinigt ist. Und überprüfen die Messergebnisse auf Stabilität und Plausibilität.

### Fit für die pharmazeutische Industrie

Die Abbemat-Software erfüllt die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie inklusive GMP, 21 CFR Part 11, GAMP 5, USP und internationalen Pharmakopöen (z. B. Ph. Eur., JP).

Zusätzlich bietet Anton Paar leistungsstarke Datenverwaltungslösungen für die Modelle Abbemat 350/550, um ein hohes Maß an Datenintegrität und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

### Robust für eine lange Lebensdauer

Abgesehen vom Lüfter gibt es keine beweglichen Teile und deswegen keine Abnutzung. Die LED-Lichtquelle garantiert 100.000 Betriebsstunden. Das Messprisma ist fast so hart wie Diamant und daher praktisch unzerstörbar. Sowohl das Prisma als auch die Probenmulde sind gegen aggressive Chemikalien beständig. Eine Probenmulde aus Hastelloy® ist optional erhältlich.

### Optimale Konstruktion der Probenmulde

Die Oberfläche der Probenmulde ist glatt und leicht zu reinigen. Die Messflächenform minimiert das Verdampfen der Probe und verhindert das Zerfließen von Proben mit niedriger Oberflächenspannung.

### Temperaturkalibrierung und -justierung vor Ort

Die Temperatur ist der Faktor mit dem größten Einfluss auf den Brechungsindex. Um genaue Ergebnisse zu gewährleisten, regelt die eingebaute Peltier-Temperiereinheit die Temperatur an der Grenzfläche zwischen Prisma und Probe mit unübertroffener Genauigkeit innerhalb von Sekunden. Der Abbemat T-Check dient zur Kalibrierung und Justierung der Oberflächentemperatur des Messprismas, um präzise, rückverfolgbare Messergebnisse zu gewährleisten.

### Für höchste Genauigkeit konzipiert

Die optische Bank ist hermetisch verschlossen und temperaturstabilisiert, um sie vor Umgebungseinflüssen wie z. B. einer Kondensation unter tropischen Bedingungen zu schützen. Vor der Versiegelung wird die Messwellenlänge auf eine Bandbreite von  $\pm 0,2$  nm eingestellt, um korrekte Ergebnisse für Proben mit verschiedenen Dispersionen zu gewährleisten.



\*Detaillierte Informationen, welche Funktionen für die einzelnen Abbemat-Modelle verfügbar sind, finden Sie auf der letzten Doppelseite dieser Broschüre.

# Vereinfachen Sie Ihre Arbeit




## Mehr als nur Brechungsindex

Um die Dichte, die optische Drehung, die Viskosität oder den pH-Wert neben dem Brechungsindex oder der Konzentration zu messen, können die Refraktometer der Abbemat-Serie mit anderen Anton-Paar-Geräten kombiniert werden – bereits beim Kauf oder später. Das spart Zeit und Probe und liefert Ihnen alle Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst.




## Schnelle Qualitätskontrolle bei Routine-Analysen

Die Durchflusszelle mit Eingsstrichter ist die richtige Wahl, um viele Proben in einer Routinequalitätskontrolle zu messen. Um diese Zelle zu füllen, können Sie einfach eine Probe nach der anderen in den Eingsstrichter gießen. Die neue Probe spült die vorhergehende aus.

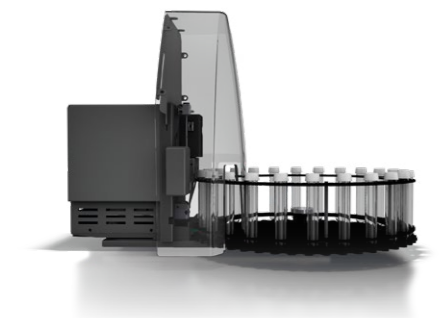

## Automatisiertes Füllen und Messen

Mit den Refraktometern der Produktlinie Performance Plus können Sie den Füllvorgang und das Messen von bis zu 96 Proben automatisieren, indem Sie einen Probenwechsler oder eine optionale eingebaute Peristaltikpumpe verwenden, um die Messzelle mit der Probe zu befüllen.

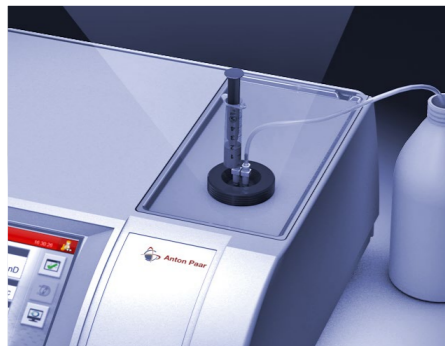

## Kleine Probenvolumina

Mikrodurchflusszellen erfordern nur geringe Probenvolumina. Sie werden mit einer Spritze manuell eingefüllt. Nach der Messung kann die Probe leicht zurückgewonnen werden.



## Ergebnisse der Qualitätskontrolle auf einen Blick

Die Grenzwertüberwachung im Qualitätskontroll-Modus zeigt deutlich, ob die Ergebnisse „OK“ oder „Nicht OK“ sind. Die Refraktometer der Produktlinie Performance verdeutlichen grafisch, ob sich die Ergebnisse in dem von Ihnen definierten Bereich befinden.



## Messung von Folien oder Festkörpern

Verwenden Sie den Probenstempel, um Folien, dünne Schichten oder Festkörper auf das Messprisma zu drücken und so den Kontakt zwischen Probe und Messprisma sicherzustellen.




## Uneingeschränkte Konformität mit den neuesten Pharmavorschriften

Die Abbemat-Software erfüllt die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie inklusive GMP, 21 CFR Part 11, GAMP 5, USP und internationalen Pharmakopöen (z. B. Ph. Eur., JP). Damit die Integration Ihres neuen Abbemat so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nimmt, bietet Anton Paar ein Pharma-Qualifizierungs-Paket an.



## Temperaturkalibrierung und -justierung vor Ort

Mit dem Abbemat T-Check können Sie den Temperatursensor Ihres Abbematen präzise kalibrieren und justieren, um die Genauigkeit der Brechungsindexmessungen sicherzustellen. Um die vollständige Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten, werden die Temperaturjustierungen automatisch im Audit-Trail des Abbematen dokumentiert.

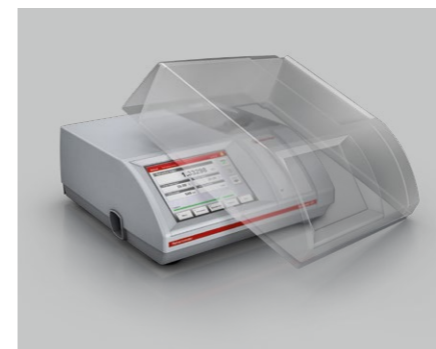

## Geschützt vor Schmutz und Spritzwasser

Die Schutzabdeckung schirmt das Gehäuse gegen Beschädigung oder Verschmutzung ab und sorgt dafür, dass das Refraktometer lange hält.

# Abbemat-Features

	Abbemat 3000/3100/3200	Abbemat 300/500 Performance	Abbemat 350/550 Performance Plus	Abbemat 450/650 Heavy Duty Line
<b>Hardware und Zubehör</b>				
Anzeige	5,8-Zoll-LCD 640 x 480 Pixel	3,5-Zoll-LCD 320 x 240 Pixel	6,5-Zoll-TFT 640 x 480 Pixel	5,8-Zoll-LCD 640 x 480 Pixel
Tastatur	Touchscreen	Membran	Touchscreen	Touchscreen
Optionales Zubehör	Magnetische Probenabdeckung	Magnetische Probenabdeckung, Durchflusszellen, Probenstempel	Magnetische Probenabdeckung, Durchflusszellen, Probenstempel, Peristaltikpumpe, pH-Sensor, Probenwechsler	Magnetische Probenabdeckung, Durchflusszellen, Probenstempel
<b>Schnittstellen</b>				
RS232-Anschluss	Drucker	Drucker/LIMS	Drucker/LIMS	Drucker/LIMS
CAN-Bus / Modulyzer	○	Slave	Master/Slave	Master/Slave
USB / serielle USB-Anschlüsse	3	4	4	4
Ethernet-Drucker	●	○	●	●
Ethernet LIMS	○ / ○ / ●	○	●	●
VGA-Anschluss	○	○	●	●
<b>Software</b>				
Standardmethoden (weitere Methoden auf Anfrage)	Brechungsindex, Brix, Glukose, Fruktose, Invertzucker, Saccharose	>120 Methoden	>120 Methoden	>120 Methoden
Benutzerdefinierbare Methoden	○	Polynom	Polynom / Formel / Tabelle	Polynom / Formel / Tabelle
PC-Software (Option)	○	●	●	●
Fernsteuerung über VNC	○	○	●	●
Datenexport	Drucker, Datei, Server	Drucker, Datei	Drucker, Datei, Server	Drucker, Datei, Server
Interner Datenspeicher	2000 Datensätze	300 Datensätze	1000 Datensätze	1000 Datensätze
Wählbares Bildschirmlayout	○	●	●	●
Konfigurierbare Anzeige und Ausgabe der Ergebnisse	○	○	●	●
Qualitätskontrolle mit Grenzwertüberwachung	○	●	●	●
Messmodi (Standard, Check, Mehrfachmessung, Multifill, Temperaturscan, Zeitscan)	○	○	●	●
Automatische Erzeugung von Probenamen	○	●	●	●
Benutzerdefinierbare Datenfelder (z. B. Batch-Nr.)	●	●	●	●
Probenstatistik (z. B. Mittelwert)	○	○	●	●
<b>Qualitätssicherung und Datensicherheit</b>				
Erweiterte Benutzerverwaltung	○	●	●	●
Passwortregeln, Audit-Trail, elektronische Unterschrift	○	●	●	●
Justierungs- und Prüfhistorie	○	●	●	●
Definition von Prüfintervallen	○	●	●	●
Alarm bei unzureichender Probenmenge oder verschmutztem Prisma	●	●	●	●
<b>Konformität</b>				
21 CFR Part 11, GXP-konform	○ / ● <sup>3)</sup> / ● <sup>3)</sup>	●	●	●
Deaktivierung des Datenspeichers	○	○	●	●
AOAC, ASTM, CID, DIN, FDA, ICUMSA, ISI, JIS, OIML, SSDL-Methoden	●	●	●	●

# Spezifikationen

	Abbemat 3000/3100/3200	Abbemat 300/500 Performance	Abbemat 350/550 Performance Plus	Abbemat 450/650 Heavy Duty Line
<b>Messbereich</b>				
<b>Brechungsindex nD</b>				
Bereich [nD]	1,30 bis 1,66 Abbemat 3200: 1,30 bis 1,72	1,26 bis 1,72	1,26 bis 1,72	1,26 bis 1,72
Auflösung (nD)	±0,0001	±0,00001 / ±0,000001	±0,00001 / ±0,000001	±0,00001 / ±0,000001
Genauigkeit <sup>1)</sup> [nD]	±0,0001	±0,0001 / ±0,00002	±0,0001 / ±0,00002	±0,0001 / ±0,00002
<b>Brix-Skala</b>				
Bereich [°Brix]	0 bis 100	0 bis 100	0 bis 100	0 bis 100
Auflösung [°Brix]	±0,01	±0,01 / ±0,001	±0,01 / ±0,001	±0,01 / ±0,001
Genauigkeit <sup>1)</sup> [°Brix]	±0,05	±0,05 / ±0,015	±0,05 / ±0,015	±0,05 / ±0,015
<b>Probe/Prisma-Temperaturkontrolle durch ein fest eingebautes Thermostat (Peltier)</b>				
Temperaturbereich [°C]	Abbemat 3000: Temperaturkorrektur  Abbemat 3100: 20 und 25  Abbemat 3200: 15 bis 60	4 <sup>2)</sup> bis 85	4 <sup>2)</sup> bis 85	4 <sup>2)</sup> bis 125
Temperatursensorgenauigkeit <sup>1)</sup> [°C]	±0,05	±0,05 / ±0,03	±0,05 / ±0,03	±0,05 / ±0,03
Temperatursensorstabilität <sup>1)</sup> [°C]	±0,002	±0,002	±0,002	±0,002
<b>Materialien in Kontakt mit der Probe</b>				
Prisma	Synthetischer Saphir			
Probenmulde	Rostfreier Stahl, optional Ni-Legierung			
Dichtung	FFKM (Perfluorelastomer)			
<b>Komponenten</b>				
Lichtquelle	LED-Lichtquelle, durchschnittliche Lebensdauer >100.000 Stunden			
Wellenlänge(n) [nm]	589,3 (durch auf die Wellenlänge abgestimmten Interferenzfilter)			
Netzanschluss	100 bis 240 Volt Wechselstrom +10 %/-15 %, 50/60 Hz, min. 10 W, max. 100 W, je nach Proben Temperatureinstellung und Umgebungstemperatur			
<b>Abmessungen</b>				
L x H x B [mm]	228 x 94 x 300	300 x 145 x 330	300 x 145 x 330	Steuereinheit: 220 x 100 x 295 Messeinheit: 200 x 135 x 200
Gewicht [kg]	4,4 / 4,6 / 4,6	6,5	6,5	Steuereinheit: 2,4 Messeinheit: 6,1
<b>Weitere Spezifikationen</b>				
Max. zulässiger Druck in Durchflusszelle	Drucklos	10 bar	10 bar	10 bar
IP-Schutzklasse	k.A.	k.A.	k.A.	Messeinheit: IP68 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> gültig bei refraktometrischen Standardbedingungen (T= 20 °C, λ = 589 nm, Umgebungstemperatur = 23 °C)

<sup>2)</sup> bei max. Umgebungstemperatur von 30 °C

<sup>3)</sup> wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1 Meter für bis zu 2 Stunden

<sup>1)</sup> abhängig von der angeschlossenen PC-Hardware <sup>2)</sup> für die Bedienung erforderlich <sup>3)</sup> mit optionaler PC-Software

